

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов ahb@nt-rt.ru <http://himlab.nt-rt.ru/>

Колбонагреватели ЛАБТЕХ



Колбонагреватели предназначены для равномерного нагрева жидкостей в стеклянных колбах. Колбонагреватели оснащены регулятором температуры (подводимой мощности). Нагревательный элемент расположен таким образом, что повторяет конфигурацию стеклянной колбы. Это дает возможность экономии мощности подводимой к колбе. Колбонагреватели ЛТ имеют надежную теплоизоляцию, что позволяет избежать ожогов при использовании.

Технические характеристики:

- Температура нагрева - от 20° С до 380° С
- Плавная регулировка нагрева
- Напряжение питания - 220 В, 50 Гц

Модель	Объем колбы	Мощность
ЛТ-250	250 мл	150 Вт
ЛТ-500	500 мл	250 Вт
ЛТ-1000	1000 мл	350 Вт
ЛТ-2000	2000 мл	450 Вт
ЛТ-3000	3000 мл	600 Вт

LT-5000	5000 мл	800 Вт
---------	---------	--------

Работа с колбонагревателем:

Подготовить колбу с жидкостью и вставить ее в гнездо колбонагревателя. Подключить сетевой кабель в розетку ~ 220 В, при этом загорится красный индикатор сети, расположенный слева. Повернуть регулятор температуры вправо, после щелчка включается нагрев и загорается зеленый индикатор нагрева. Колбонагреватель не имеет термостата, а только изменяет мощность нагрева. Поэтому измеряя температуру жидкости в колбе, постепенно увеличивайте мощность нагрева, поворачивая регулятор вправо.

Колбонагреватель совершенно безопасен в работе, но при нарушении герметичности колбы выполните следующие инструкции:

- Выключить прибор. Выдернуть штепсель из розетки
- Воспрещается трогать влажную ткань на колбонагревателе
- Промыть гнездо колбонагревателя обычной водой
- Просушить гнездо нагревателя при естественных условиях (комнатной температуре)
- Разборка колбонагревателя осуществляется только квалифицированным специалистом

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов ahb@nt-rt.ru <http://himlab.nt-rt.ru/>